



T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI SANTRİFÜJ KULLANMA TALİMATI	DOKÜMAN KODU	ML.TL.13
	YAYIN TARİHİ	01.04.2013
	REVİZYON NO	02
	REVİZYON TARİHİ	01.01.2024
	SAYFA NO	1 / 1

- AMAÇ :** Laboratuvarlarda kullanılan santrifüjlerin uygun olarak kullanılmasını belirler.
- KAPSAM :** Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi mikrobiyoloji laboratuvarlarında kullanılan santrifüj cihazlarını kapsar.
- SORUMLU :** Bu talimatın uygulanmasından laboratuvar teknisyenleri sorumludur.
- UYGULAMA :**
 - 4.1. KULLANIM :**
 - 4.1.1.** Santrifüj cihazını açma-kapama düğmesinden açılır.
 - 4.1.2.** Cihazın kapağını açarak içini kontrol ediniz, gerekiyorsa temizlenir.
 - 4.1.3.** Numuneleri karşılıklı ve dengeli şekilde yerleştirilir.
 - 4.1.4.** Cihazın kapağını kapatarak cihazın devir hızı ve süresi ayarını yapıp santrifüj işlemini başlatılır.
 - 4.1.5.** Santrifüj bitip cihaz işlemin bittiği ve kapağın açılabilceği uyarısını verdiğinde santrifüjün kapağını açarak numuneleri cihazdan çıkarılır.
 - 4.1.6.** İşlem bitiminde açma-kapama düğmesinden cihazı kapatınız.
 - 4.2. BAKIM :**
 - 4.2.1.** İşlem başlangıcı ve bitiminde cihazın temizliğini yapılır.
 - 4.2.2.** Herhangi bir arıza oluşması durumunda yetkili servisten yardım istenir.