

	T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ	DOKÜMAN KODU	ML.TL.11
		YAYIN TARİHİ	01.04.2013
	MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI MİKROSKOP KULLANMA VE BAKIM TALİMATI	REVİZYON NO	02
		REVİZYON TARİHİ	01.01.2024
		SAYFA NO	1 / 1

1.AMAÇ : Hasta örneklerinin incelenmesinde kullanılan mikroskobun uygun olarak kullanılması ve bakımını belirler.

2.KAPSAM : Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi laboratuvarlarında kullanılan mikroskopları kapsar.

3.SORUMLU : Bu talimatın uygulanmasından laboratuvar teknisyenleri sorumludur.

4.UYGULAMA :

4.1. KULLANIM :

- ❖ Gelen hasta materyalini lam üzerine yayınız.
- ❖ Lamin üzerine lamel kapatarak mikroskoba yerleştiriniz.
- ❖ Açma-kapama düğmesinden mikroskobun ışığını açınız.
- ❖ 10'luk objektif ile sahayı bulduktan sonra daha ileri büyütme ile örneği inceleyiniz.
- ❖ Analiz bitiminde açma-kapama düğmesinden mikroskobun ışığını kapatınız.

4.2.BAKIM :

- ❖ Her kullanım öncesi ve sonrası mikroskobu temizleyiniz.
- ❖ Cihazı dış etkenlerden korumak için üzerini kapatınız.
- ❖ Herhangi bir arıza oluşması durumunda yetkili servisten yardım isteyiniz.