



T.C
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
KAN MERKEZİ
HERAEUS SANTRİFÜJ KULLANMA TALİMATI

DOKÜMAN KODU	TH.TL.12
YAYIN TARİHİ	01.04.2013
REVİZYON NO	03
REVİZYON TARİHİ	01.01.2024
SAYFA NO	1 / 1

1. AMAÇ: Santrifüj cihazı çalışmasının düzenlenmesi

2. KAPSAM: Santrifüj cihazını kapsar.

3. FAALİYET AKIŞI:

3.1. Cihazın fişi prize takılır.

3.2. LID Düğmesi yanınca yine LID düğmesine basılarak kapağı açılır.

3.3. Numuneler karşılıklı denge sağlayacak şekilde yerleştirilir.

3.4. Start düğmesine basılarak çalıştırılır.

3.5. 4000 devirde 4 dakika çevrilerek santrifüj gerçekleştirilir.

3.6. LID düğmesi yanınca LID düğmesine basılarak kapak açılır

3.7. Santrifüj edilen kanlar çıkarılır.